

Western Blot快速封闭液

产品货号：T15476

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

Western Blot快速封闭液的主要有效成分为经过反复优化的适量BSA和去垢剂等。适用于Western Blot实验中NC膜或PVDF膜等转印膜的封闭。封闭后，可以有效减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比，以达到最佳的显色效果。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
Western Blot快速封闭液	100ml/500ml	2-8℃

操作流程：

本产品为即用型，无需稀释。完成转膜后，用封闭洗涤缓冲液洗涤膜1-2分钟，加入足够量的专用快速封闭液充分覆盖膜，室温下振荡封闭半小时至1小时，然后进行一抗孵育等后续操作。

注意事项：

通常在室温封闭60分钟即可。对于一些背景非常高的抗体，可以4℃封闭过夜。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com